


パック方式のオプティクス クリーニング液

塗ってはがすだけで光学部品の汚れがとれます！

- ・ パック式クリーニング液は光学部品の表面を傷つけることなく洗浄・保護が可能なポリマー溶液です。
- ・ 溶液を表面に塗布後、フィルム状に乾燥しますので、表面上の有機残留物や微粒子を剥ぎ取ります。
- ・ 乾燥後のフィルムを保護膜としてつけたまま保存することができます。
- ・ アルコール等での洗浄時に生じる、洗浄クロス繊維や揮発時に生じる残留物等は有りません。

■ 価格・納期

写真	商品コード	種類	価格(税抜き)	納期
	5090101	標準キット (レッド)	¥25,000	即納～3週間

注) スプレータイプもありますので、お問合せください。

■ キット内訳

・ 標準キット (レッド) (商品コード : 5090101)

キット内訳

クリーニング液 (30ml X 2本)、塗布用ハケ付きボトル (15ml X 1本)、剥がし用タブ 30枚

■ 適応材料

ミラー、ガラス、合成石英、結晶、金属、シリコン、Ge、ZnSe、等

注) プラスチックレンズには対応していません。

■ クリーニング方法



クリーニング液を洗浄面に適量を垂らします



付属のハケで均一な厚みになるよう扱います。




完全に乾くまで放置し剥し用タブを貼り付けます。
(完全に乾くまで15～20分位)



タブを引っ張り上げると乾燥したフィルムが一緒に剥がれます。

■ 洗浄例

洗浄が困難なグレーティング、金属コート部品や拭き残しが発生しやすい場所にある光学部品の洗浄に最適です。

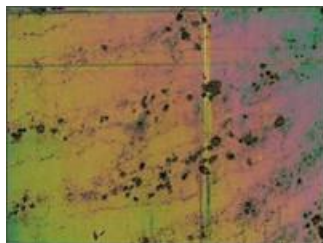

指紋のついたグレーティング



本クリーニング液でのクリーニング後

■ その他の用途 :

CCDカメラのCCDの汚れとり、生物顕微鏡のプレパラートのクリーニング、望遠鏡の金属ミラーのクリーニング、メートルクラスの大口徑ミラーの洗浄、ホトダイオードの受光面のクリーニング等

2015.08.04



有限会社 レーザークリエイト

<http://www.lasercreate.com>

〒164-0013 東京都中野区弥生町2-20-9-502

TEL: 03-3375-2542 FAX: 03-3375-2586

E-mail : sales@lasercreate.com